


Montageanleitung

Abluftkit für Laborgerätetisch-QE Serie Art. Nr. LGTQE-EK

Lieferumfang:

1x Montagerahmen 1x Abluftgehäuse (mit Luftauslass Ø 120mm) 2x Rändelmutter

Montage

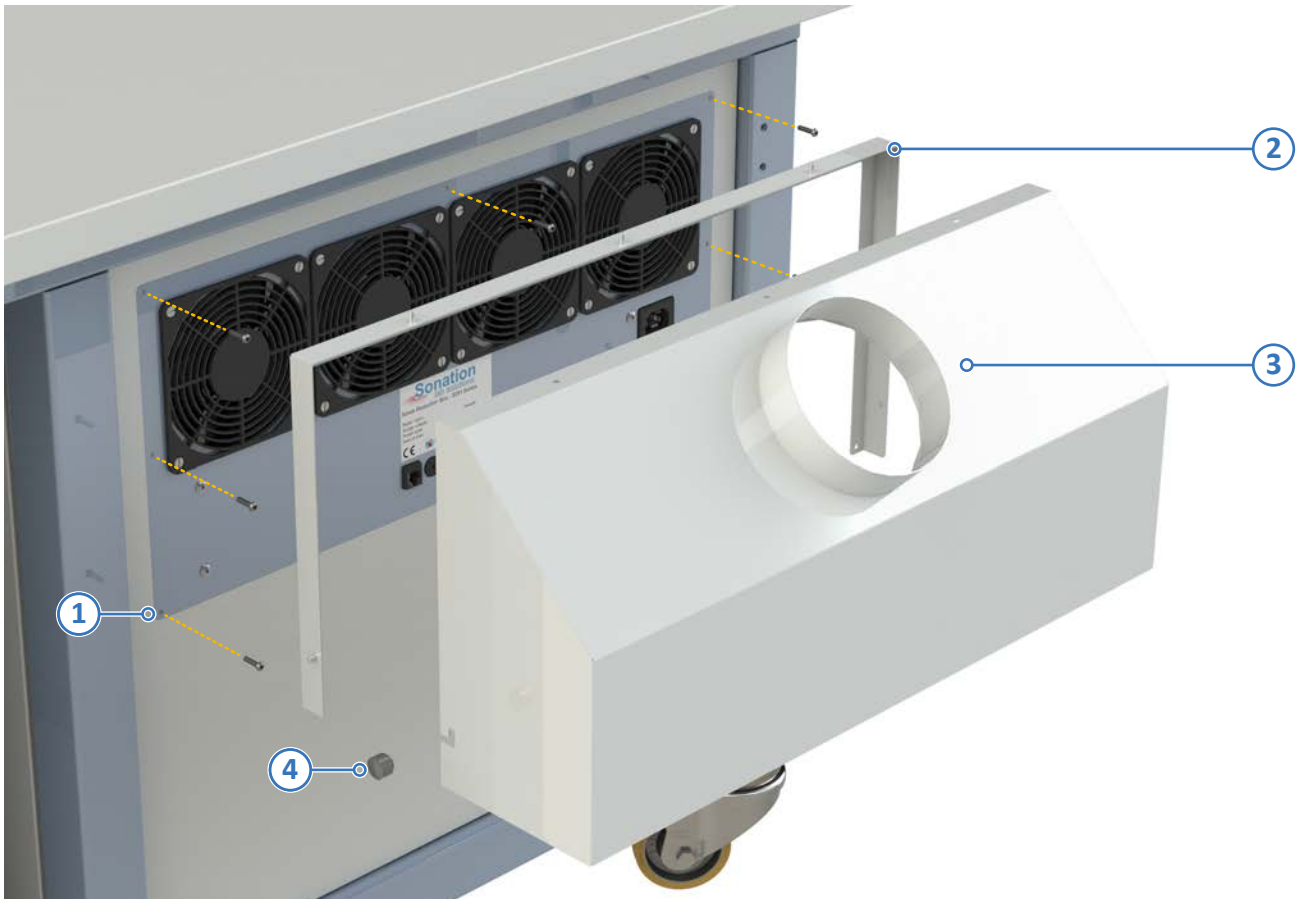

- ① Montageschrauben ② Montagerahmen ③ Abluftgehäuse ④ Rändelmutter

Die Montage des Abluftkits kann prinzipiell im laufenden Betrieb durchgeführt werden, wir empfehlen jedoch, die Zuleitung des Lüfterpanels abzustecken.

Zur Montage des Abluftkits, entfernen Sie zunächst die 7 Schrauben ①, mit denen das Lüfterpanel montiert ist. Die untere, mittig sitzende, muss nicht entfernt werden.

Befestigen Sie jetzt den Montagerahmen ② mit den zuvor entfernten Schrauben an dem Lüfterpanel.

Anschließend setzen Sie von oben das Abluftgehäuse ③ auf die oberen Bolzen des Montagerahmens und lassen das Gehäuse seitlich einrasten.

Zum Schluss schrauben Sie noch die Rändelmuttern ④ auf die seitlichen Gewindebolzen des Montagerahmens.

Nachdem das Abluftgehäuse fest mit dem Schallschutzkabinett verbunden ist, können Sie die Anbindung an die Laborabluft vornehmen.